

微生物観察用リング

このリングはスライドガラスに粘着しやすく微生物に有害な成分を出さないように特別に成型されたシリコーンゴムを使用しています。

内容

内径	10 mm	15 枚
	5 mm	10 枚

使用方法

水分や油分のない清浄なスライドガラスに、石鹼で綺麗に洗った水気のない指で、リングを持ち上から軽く押えて粘着しているかを確認して、ピペットで微生物の入った飼育水をリング面より少し盛り上がるようにいれ、カバーグラスをかけて検鏡して下さい。

時計皿やホールスライドを使用するよりも長く微生物が生きられます。実験の終わったリングは破れないように丁寧に水で洗い、ビニール袋やガラス容器に入れて、次の実験まで保存して下さい。



株式
会社

京都科学

教育機器事業部 〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町 15

<http://www.kyotokagaku.com>

e-mail:rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

@2008